

半自动洗瓶机

XP-2

使用说明书

非常感谢您选择浙江托普仪器有限公司的产品和服务，在使用产品前请仔细阅读使用说明书。

浙江托普仪器有限公司

ZHEJIANG TOP INSTRUMENT Co., Ltd.

一. 用途:

该机可供科研单位、中小医院药厂、酒厂、食品厂，洗涤输液瓶、药瓶、酒瓶、罐头瓶之用。实为洗涤瓶子的单位不可缺少的装备。

二、主要参数:

型号	XP-3 型
运动条件	旋转式
使用条件	连续运转
效率	每小时为 1600 只
使用水压	1.2~3Kgf/cm ²
刷洗瓶子时	动手。转盘内冲洗时为自动。
内刷转速	1000 转/分
外刷转速	750 转/分
洗瓶规格	500 毫升 250 毫升 100 毫升
电动机型号	JW7124 功率 370 瓦 电压 380V 三相交流电源，转速 400/分

体积：长×宽×高 910×600×860
重量 110 公斤

三. 基本结构

该机主要由机体，内外刷洗，内外冲洗，变速器，间歇机构等部件组合。与水接触的部分采用，聚氟乙烯板，有机玻璃，外冲洗与内冲洗喷头用尼龙制作。完全能满足洗瓶的工艺的要求。

操作过程

1. 将常用水或蒸馏水分别接通。接通电源。
2. 空转时观察转盘方向，应是顺时针方向。
3. 将待洗的瓶子再洗液中浸泡二十四小时后再进行刷洗和冲洗。
4. 将浸泡过的瓶子进行内外刷洗，刷洗后插入转盘瓶座中冲洗。如此完成清洗瓶子的整个过程。

四. 故障分析

1. 转盘不转动，或毛刷不转动，查看皮带是否松动打滑。调整皮带的松紧度或更换皮带。
2. 电动机有声音但转盘不转，应立即断开电源检查线路和各个接头点。故障排除后、方可通电。不然的话电动机要烧坏

其他配套仪器：

仪器名称	型号	仪器名称	型号
土壤水份测量仪	TZS-I	GPS 面积测量仪	TMJ-2009
	TZS		
	TZS-II	土壤酸度计	SDT-60
土壤水分温度测量仪	TZS-IW		SDT-300
	TZS-W	土壤张力计	TEN-40
	TZS-IIW	环刀	大
TZS-IX	小		
土壤水分温度记录仪	TZS-2X	环刀手柄	大
土壤水分温度记录仪	TZS-3X		小
笔式土壤水分计	BS-30	土壤容重测定仪	YDRZ-4L
	BS-40	脚踏式取土钻	1m
土壤水势测定仪	TRS-1	土壤振筛机	TRX-6
土壤水势温度测定仪	TRS-2	土壤标准筛	10 层
土壤紧实度仪	TJSD-750	测土配方尼龙筛	标准
	TJSD-750-II		

地址：杭州市西湖科技园西园八路 11 号

邮编：310030

售后服务专线：400-672-1817

销售电话：0571-86056609 86059660

86054117 86055117

传真：0571-86059660 86823529

网址：www.top17.net